



Dekontamination
und Desinfektion für

■ Nuklearmedizin

■ Radiopharmazie

■ Radiochemie

■ GMP Pharmaproduktion

■ GMP Radiopharmazie

DEKOPUR® RS-X

Universell einsetzbares, phosphorsaures Dekontaminationsmittel

DEKOPUR® RS-X ist ein spezifisch aufgebautes, nicht schäumendes Dekontaminations- und Reinigungsmittel von Oberflächen und Geräten in der Radiologie, Nuklearmedizin sowie Radionuklidlaboratorien in der Medizin, Wissenschaft und Forschung. Idealerweise wird DEKOPUR® RS-X als Zweikomponentenreiniger im Wechsel mit IBELL® Ex angewendet. Im ersten Arbeitsgang wird dabei mit IBELL® Ex vor- und anschließend mit DEKOPUR® RS-X nachgereinigt.

DEKOPUR® RS-X entfernt radioaktive Spalt- und Korrosionsprodukte von Edelstahl- Glas-, Keramik-, Kunststoff- und mit Anstrich versehen Oberflächen. DEKOPUR® RS-X eignet sich zur Oberflächen- und Gerätedekontamination als auch zur Tauchbadreinigung. DEKOPUR® RS-X ist schaumfrei und enthält thermisch stabile Waschrohstoffe.

Anwendung:

DEKOPUR® RS-X im Verhältnis 1:5 mit Wasser mischen. Oberflächen mit der verdünnten Lösung gründlich abwischen, bis eine Nachmessung keine Kontamination mehr anzeigt. Nach der Dekontamination mit deionisiertem Wasser abspülen. Kleingeräte ggf. in ein Tauchbad einlegen und verdünnte Lösung ca. 30 min einwirken lassen, danach mit deionisiertem Wasser abspülen und freimessen.

Schutzhandschuhe und Reinigungsutensilien als radioaktiven Abfall entsorgen.

Inhaltsstoffe:

< 5%: Phosphonate

5-15% nichtionische Tenside

Weitere Inhaltsstoffe: Säuren

Halogenidfrei.

Zur Beachtung:

Bei der Handhabung des Produkts die im Radionuklidlabor üblichen Schutzhandschuhe tragen ! Mit dem unverdünnten Produkt benetzte Haut oder Augen sofort mit Wasser abspülen.

Lieferformen: **1 Ltr. Flasche**
 1 VE = 12 x 1 Ltr.
 10 Ltr. Kanister