

aus dem online-shop www.hygiene-schnelltest.de

Stand 2018-12 / Zur Detailinfo siehe auch Produkterklärung im shop

amfora KT-10W DES-CONTROLLER® Bioindikatoren

**Hygiene-Check einer Waschmaschine mittels geschlossenem Testindikator.
Einfache Kontrolle der Desinfektionsleistung ohne Kontaminationsgefahr.
- INKLUSIVE Laborauswertung und Protokoll.**

Testablaufplan für amfora KT-10W

Lagerung:

Die amfora DES-CONTROLLER® sind aufgrund der Empfindlichkeit der eingesetzten Testkeime nur begrenzt (8 Wochen gerechnet ab dem Produktionsdatum) einsatzbereit. **Setzen Sie daher die Kontrollstreifen möglichst kurzfristig nach dem Erhalt ein.** Sie erhalten bei Lieferung immer amfora DES-CONTROLLER®, die eine Haltbarkeit von ca. 6 Wochen aufweisen. Die optimale Aufbewahrung:

- trocken und bei Zimmertemperatur - Lagertemperatur möglichst nicht höher als 35° C
- Kein direktes Sonnenlicht, empfohlen wird z.B. ein geschlossener Schrank oder Schublade


Testdurchführung:

• Entnahme der/des Teststreifen(s) aus dem Versandbeutel. Die Transportkontrolle TPK in dem separaten Beutel ungeöffnet beiseitelegen. Die TPK benötigen Sie erst wieder für die Rücksendung.

• Vorbereitung: amfora DES-CONTROLLER direkt oder in einem Wäschesäckchen zu der Wäsche in die Waschmaschine geben. Es kann auch im oberen schmalen Feld neben der ID-No. ein Loch zur Befestigung an einem Wäschestück eingestanzt werden, allerdings darf keine der 10 Keim-Kammern beschädigt werden! (Im allen Keimkammern befinden sich jeweils 10^7 Keime).

Sicherheitshinweis: Die Keime können bei sachgemäßem Umgang nicht entweichen. Die Keimkammern selbst dürfen allerdings nicht geöffnet oder zerschnitten werden.

Handhabungsmöglichkeiten amfora KT-10W in der Waschmaschine

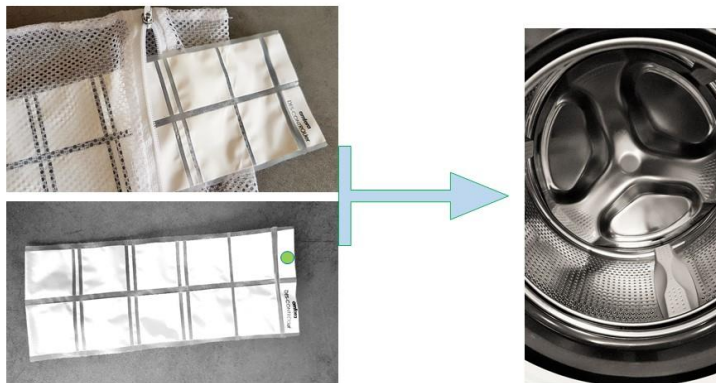


- a) Teststreifen lose direkt zu den Wäschestücken in die Trommel geben oder
b) Teststreifen in ein Wäschesäckchen einlegen und dieses zu der Wäsche geben
oder c) zur schnelleren Auffindbarkeit den Streifen (aber nur hier ●) evtl. mit einem Faden an einem Kleidungsstück oder Textilteil befestigen

- Starten Sie den Wasch-/Desinfektionsvorgang. Stellen Sie dazu das Waschprogramm ein, für das Sie die Desinfektionswirkung der Maschine nachweisen müssen.
- amfora DES-CONTROLLER nach Beendigung des Desinfektions- bzw. Waschvorganges entnehmen, mit Wasser gut abspülen und ca. 20 - 30 Minuten auf einem sauberen Papiertuch trocknen lassen, gegebenenfalls mit dem Papiertuch etwas abtupfen.
- Begleitbogen/Prüfbogen für das Labor **sorgfältig und gut leserlich** ausfüllen :

Datum,
Kunde mit Anschrift,
Name des Durchführenden (=Probennehmer),
die oben auf dem Teststreifen aufgedruckte ID-
Nummer,
Gerätebezeichnung und Typ der Waschmaschine,
das eingestellte Waschprogramm mit dem
verwendeten Reinigungsmittel,
und den Standort der Maschine in Ihrem Haus.

Sie können bei gleichzeitiger Bestellung von
mehreren Teststreifen bis zu 7 Maschinen im
Begleitbogen aufführen.

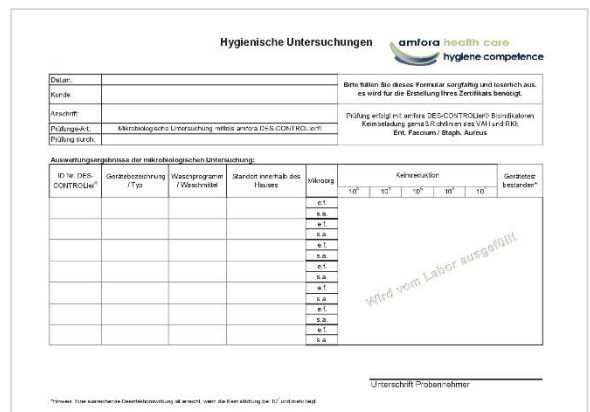

Hygienische Untersuchungen 

Detail: _____
Kunde: _____
Anschrift: _____
Prüfungsort: _____
Prüfung durch: _____

Bemerkungen: Bei diesem Formular sorgfältig und leserlich ausfüllen ist für die Erstellung Ihres Zertifikats notwendig.
Prüfung erfolgt mit amfora DES-CONTROLLER: Kontrollieren Sie die Desinfektionswirkung gemäß DIN EN ISO 15858:2003 (Voll- und RSK) mit: Faecalium / Staph. Aureus

Auswertungsergebnisse der mikrobiologischen Untersuchung:

ID Nr. DES-CONTROLLER	Gerätebezeichnung / Typ	Waschprogramm / Waschmittel	Standort innerhalb des Hauses	Vikung	Kolonienbildung	Gerätezustand
				0,1	10 ² 10 ³ 10 ⁴ 10 ⁵ 10 ⁶	
				0,2		
				0,3		
				0,4		
				0,5		
				0,6		
				0,7		
				0,8		
				0,9		
				1,0		

Wird vom Labor ausgefüllt

Unterschrift Probennehmer: _____

*Tabelle: Diese Tabelle ist eine Orientierungshilfe und ist nicht verbindlich. Die Werte sind nur für die Dokumentation zu verwenden.

Dieser Bogen stellt dann – wenn er, mit den Ergebnissen von unserem Labor ausgefüllt, an Sie zurückgesendet wird – den Prüfbericht dar, der zur Dokumentation aufzubewahren ist.

- Begleitbogen/Prüfbogen mit dem/den benutzten Teststreifen und der beiseitegelegten Transportkontrolle in einen Briefumschlag geben, und auf dem normalen Postweg per Einschreiben (wegen der Nachverfolgbarkeit) **an die auf dem Rücksendeblatt angegebene Adresse senden**. Bitte senden Sie in den heißen Sommermonaten die benutzten Teststreifen nur am Wochenanfang zurück.

Auswertung:

Das Ergebnis der Laborauswertung erhalten Sie per email für Ihre Dokumentation. Sollte der Prüfbericht negativ ausfallen, d. h. keine ausreichende Desinfektionswirkung nachgewiesen werden, sind sofort geeignete Maßnahmen zur Mängelbeseitigung zu ergreifen. Nach der Störungsbeseitigung durch Fachpersonal ist eine erneute Kontrolle durchzuführen.

Bei Fragen können Sie uns gerne jederzeit telefonisch oder per email kontaktieren.